


# STAND D'INTUBATION POUR RATS ET SOURIS

**Maintien de l'animal sous anesthésie gazeuse  
pour réaliser une intubation endotrachéale  
ou un prélèvement jugulaire**

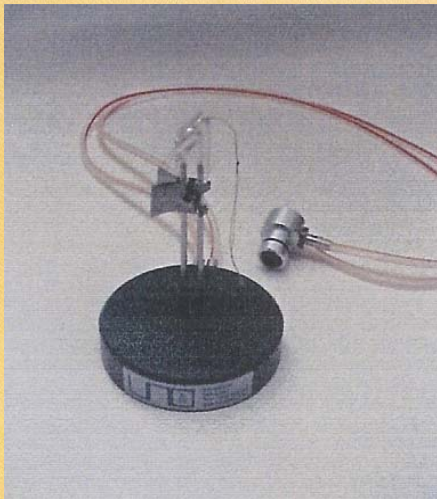


## BÉNÉFICES :

- Conçu pour placer l'animal en position d'intubation : mâchoire inférieure ouverte facilitant la vue des cordes vocales
- Plus de temps pour intuber l'animal
- Position idéale pour les prélèvements jugulaires

## DESCRIPTION :

- A : cordelette à positionner autour des dents de l'animal
- B : arrivée du gaz anesthésique
- C : évacuation du gaz non absorbé et du CO<sub>2</sub> rejeté par l'animal

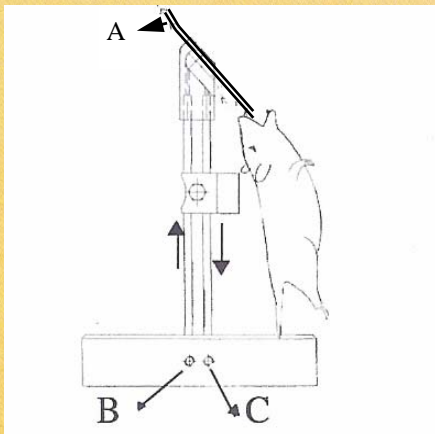

## FONCTIONNEMENT :

- Exposer l'animal au gaz anesthésique dans une chambre d'induction ou par un masque facial
- Placer la cordelette sur les dents de l'animal
- Placer doucement le nez de l'animal au niveau de l'embout pour que l'animal soit sous l'effet du gaz anesthésique
- Intuber l'animal ou procéder au prélèvement dans la veine jugulaire

## **COMPATIBLE AVEC :**



⇒ Univentor 400 : évaporateur à isoflurane et débitmètre intégrés



⇒ Système d'extraction des gaz

